


PROTOCOLO DE USO

Data Logger Digital Descartable FRESH TAG 1

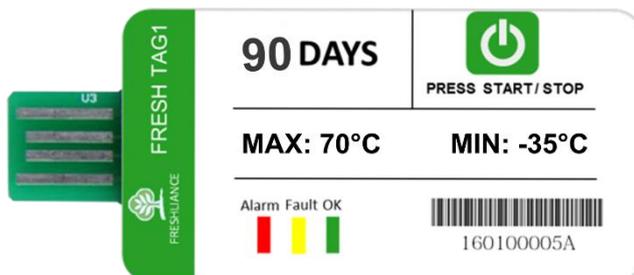

1. Presionar el botón de **START** durante 5 segundos hasta que el 'FRESH TAG 1' realice un juego de luces en el **LED verde (OK)** *
2. El dispositivo comienza a registrar muestras de temperatura a partir de los 30 minutos de encendido ('START DELAY'). Por lo que, el **LED Amarillo (FAULT)**, se encenderá de manera **intermitente durante esos 30 minutos**
3. Concluido el tiempo del 'START DELAY', el **LED Verde (OK)** titilará cada 30 segundos atestiguando que está registrando muestras de temperatura
4. Para detenerlo se presiona el botón de **STOP** durante 5 segundos hasta que realice un juego de luces o bien se lo puede conectar directamente a una computadora en un puerto USB o a un Smart Phone. En ambos casos, dentro del 'FRESH TAG 1' (que funciona como un pendrive) se encontrará un archivo PDF con las temperaturas registradas.

* Si en el punto 1., en cambio se observa lo siguiente:

FAULT (LED Amarillo) – Encendido Fijo: Significa falla del dispositivo – NO UTILIZAR.

En el caso de que el dispositivo tuviese configuradas alarmas de temperatura y una vez que el 'FRESH TAG 1' se encontrase en funcionamiento, si el **LED Rojo (ALARM)** se encontrase encendido fijo, indicará que la temperatura sobrepasó dichas temperaturas durante su utilización.



MUY IMPORTANTE: Una vez encendido el 'FRESH TAG 1', completar los datos en la ficha de embarque y luego colocar el 'FRESH TAG 1' dentro del sobre plástico el cual cuenta con un film adhesivo en la parte posterior para luego ser pegado en algún lugar visible sobre la carga y poder ser identificado rápidamente.